



## Versjon 2.6 – hva er nytt?

### 1. Endret Logo og startside

Logo og startside har blitt endret – utseende er i versjon 2.6 som følgende:

The screenshot shows the top section of the BioByte website. At the top left, it says "Velkommen til BioByte". To the right, there is a language selector "Språk:" with flags for Norwegian (NO) and English (UK). Below this is a navigation bar with links for "Forsiden", "Om BioByte", and "Logg inn". The main visual is a horizontal banner with several images: a person's arm being examined, a red molecular structure, a row of colorful test tubes, the BioByte logo, a person in a lab coat using a pipette, and a laboratory setting. Below the banner is a short paragraph: "Biobank1 er den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge. Biobank1 samler inn og lagrer biologisk materiale og helseopplysninger fra ulike pasientgrupper, til bruk i forskning. BioByte er Biobank1s sporing- og datalagringsystem." At the bottom of the page, there are logos for NTNU, Biobank1, and HELSE MIDT-NORGE. On the far right, it says "BioByte Versjon 2.6.0" with an upward arrow icon.

## 2. Prosjektoversikt


Når man skal arbeide med et prosjekt må det først velges et prosjekt ved å klikke «Velg prosjekt»



Man kan velge mellom aktive, ferdige og alle prosjekter.



Man kan også sortere kolonner med piltast ved siden av kolonnenavn

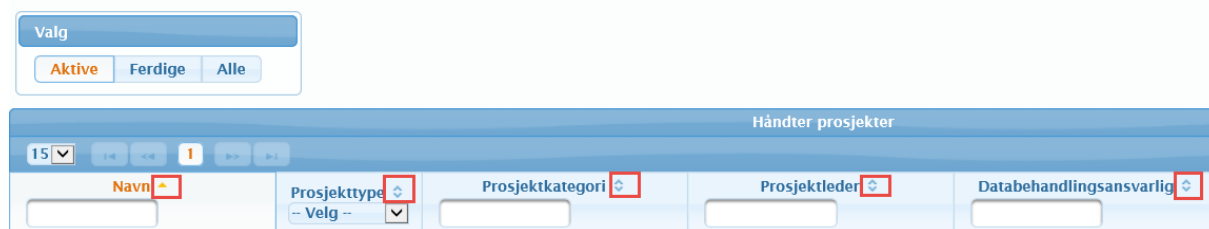

gjøre fritekstsøk




samt velge hvilke kolonner som skal vises:

Først velg 'Columns'



Huk av de kolonner som skal vises i oversikt

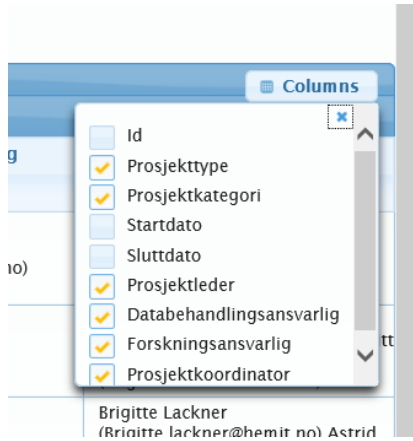

Velg prosjekt med å klikke på ønsket prosjekt i oversikt

### 3. Prøvetyper, antall donorer og antall prøveenheter tilgjengelig på prosjektside

Prosjektside (som vises når en har valgt et prosjekt) viser nå også antall donorer, antall prøveenheter og prøvetyper

**Prosjektdetaljer**

- Prosjekt-id:
- Databehandlingsansvarlig:
- Forskningsansvarlig:
- Prosjektleder:
- Prosjektkoordinator:
- Prosjekttype:
- Prosjektkategori:
- Godkiening:
- Antall donorer:**
- Antall prøveenheter:**
- Prøvetyper:**

### 4. Mulighet for å søke prøver tatt av donor.

Dette benyttes for å søke etter prøveenheter og kliniske data for en donor innen et prosjekt når man vet prøve-id eller fødselsnummer.

Velg meny punkt 'Søk' – undermeny 'Søk prøver tatt av donor'

emkonfigurasjon ▾ **Søk ▾** Verktøy ▾ Logg ut

- Søk prøve-ID
- Søk prøver
- Søk uttak
- Søk prøver tatt av donor**

Mottatte beskjeder

10 ▾

id ▾

Fra

Velg så prosjekt og velg om du ønsker søk via fødselsnummer eller prøve-Id (fyll ut verdier tilsvarende)

**Prøver tatt av donor**

Velg prosjekt, og skriv inn fødselsnummer eller prøve-Id.

Prosjekt:

Fødselsnummer:

Prøve-Id:

**Prosjekt: Deciduastudien - Donor: 1 - Nasjonalitet: Norsk**

Prøver

| Id | Prøvedato        | Antall prøveenheter | Prøvetyper |
|----|------------------|---------------------|------------|
| 1  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 2  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 3  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 4  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 5  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 6  | 14. oktober 2010 | 1                   | Blod       |
| 7  | 14. oktober 2010 | 1                   | Vev        |
| 8  | 14. oktober 2010 | 1                   | Vev        |
| 9  | 14. oktober 2010 | 1                   | Vev        |
| 10 | 14. oktober 2010 | 1                   | Vev        |

## 5. Diverse tekstendringer

Det er gjort flere tekstendringer for å gjøre bruk av systemet mer intuitiv